

CZE

Návod k použití:  
**fastGEN POLE/CTNNB1 Cancer Kit**

Katalogové číslo:  
**RDNGS0010**

Pouze pro výzkumné účely

**B  
G** | **BioVendor  
R&D<sup>®</sup>**



**BioVendor – Laboratorní medicína s.r.o.**

Karásek 1767/1, 621 00 Brno, Česká republika

+420 549 124 185

[info@biovendor.com](mailto:info@biovendor.com)

[sales@biovendor.com](mailto:sales@biovendor.com)

[www.biovendor.com](http://www.biovendor.com)

1.	URČENÝ ÚČEL	3
2.	ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA	5
3.	SKLADOVÁNÍ	5
4.	ÚVOD	6
5.	PRINCIP STANOVENÍ	7
6.	UPOZORNĚNÍ	8
7.	TECHNICKÁ DOPORUČENÍ	8
8.	SLOŽENÍ SOUPRAVY	9
9.	DOPORUČENÝ MATERIÁL (NEDODÁVANÝ SE SOUPRAVOU)	10
10.	PŘÍPRAVA REAGENCIÍ	11
11.	PŘÍPRAVA VZORKŮ	12
12.	POSTUP STANOVENÍ	13
13.	VYHODNOCENÍ	21
14.	LIMITACE SOUPRAVY	23
15.	CHARAKTERISTIKA SOUPRAVY	23
16.	ČASTO KLADENÉ DOTAZY	24
17.	REFERENCE	25
18.	VYSVĚTLIVKY K SYMBOLŮM	26

## HISTORIE ZMĚN

Předchozí verze	Platná verze
CZE.003.A	CZE.004.A
Změna právní formy společnosti.	
Přidána tabulka specifikace vybraných oblastí zájmu soupravy v kapitole 1.	
Přidány informace o přemražení sekvenačních primerů v kapitole 3.	
Změna obrázku v kapitole 12.	
Přidány informace o sekvenaci negativních kontrol do kapitol 13.3.2 a 16.	

## 1. URČENÝ ÚČEL

RDNGS0010 BioVendor fastGEN POLE/CTNNB1 Cancer Kit slouží pro rychlou přípravu sekvenační knihovny, potřebné pro genotypizaci genu *POLE* (DNA polymerase epsilon, catalytic subunit; exony 9, 11, 13, 14) a *CTNNB1* ( $\beta$ -katenin 1, exony 3, 7 a 8) pomocí sekvenování nové generace (NGS) na přístroji Illumina®.

Vstupním materiálem pro přípravu sekvenační knihovny je izolovaná DNA.

Označení oblasti	Specifikace oblasti	Pozice oblasti dle GRCh38/hg38		
		Chromozom	Start	Stop
<i>POLE</i> exon 9	část exonu	chr12	132676564	132676676
<i>POLE</i> exon 11	část exonu	chr12	132675700	132675821
<i>POLE</i> exon 13	část exonu	chr12	132673581	132673712
<i>POLE</i> exon 14	část exonu	chr12	132673229	132673310
<i>CTNNB1</i> exon 3	část exonu	chr3	41224576	41224698
<i>CTNNB1</i> exon 7	část exonu	chr3	41227222	41227303
<i>CTNNB1</i> exon 8	část exonu	chr3	41233368	41233450

Tabulka 1: Specifikace vybraných oblastí zájmu soupravy fastGEN POLE/CTNNB1 Cancer Kit

## 1.1 Použité zkratky

Ct	číslo cyklu (Cycle threshold)
<i>CTNNB1</i>	gen – Catenin Beta 1
DNA	deoxyribonukleová kyselina (Deoxyribonucleic Acid)
FAM/SYBR	6-karboxyfluorescein/Asymmetrical Cyanine Dye
FFPE	vzorky fixované formalinem a zalité v parafinu (formalin-fixed, paraffin-embedded)
LoD	limit detekce (Limit of Detection)
NC	negativní kontrola (Negative Control)
NGS	sekvenování nové generace (Next Generation Sequencing)
PC	pozitivní kontrola (Positive Control)
PCR	polymerázová řetězová reakce (Polymerase Chain Reaction)
<i>POLE</i>	gen pro DNA polymerázu epsilon – kat. podjednotku (DNA polymerase epsilon catalytic subunit)
qPCR	kvantitativní polymerázová řetězová reakce (Quantitative Polymerase Chain Reaction)

VZOR

## 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

- **Pouze pro výzkumné účely.**
- Celková doba přípravy sekvenační knihovny je kratší než 3 hodiny a zahrnuje méně než **30 minut laboratorních operací.**
- Technologie je založena na **rychlé a robustní jedнокrokové přípravě** sekvenační knihovny za účelem genotypizace onkomarkerů *POLE* a *CTNNB1*.
- Souprava obsahuje **kompletní Master Mixy** k přímému použití, včetně indexů, a **sekvenačních primerů.**
- Souprava fastGEN *POLE/CTNNB1* Cancer Kit je určena pro vyšetření mutací v genech *POLE* a *CTNNB1* u 16 vzorků s unikátní kombinací indexů do jednoho sekvenačního běhu.
- Příprava knihovny pomocí soupravy fastGEN *POLE/CTNNB1* Cancer Kit vyžaduje **pouze přidání izolované DNA** ke konkrétnímu Master Mixu a analýzu pomocí Real-Time PCR termocykleru.

## 3. SKLADOVÁNÍ

Soupravu skladujte při  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Za těchto podmínek jsou všechny komponenty stabilní po dobu expirace uvedené na vnějším obalu.

- Souprava fastGEN *POLE/CTNNB1* Cancer Kit je dodávána zamražená na  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Po dodání skladujte fastGEN *POLE/CTNNB1* Cancer Kit při teplotě  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Komponenty soupravy **chráňte před světlem.**
- Omezte opakované zmražení a rozmražení.
- Po otevření R2SP *POLE/CTNNB1* Cancer a ISP *POLE/CTNNB1* Cancer skladujte komponenty při teplotě  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Sekvenační primery lze použít až 3x.
- Nepoužívejte soupravu po vypršení doby expirace.

## 4. ÚVOD

Mutace v genu *POLE* nebo *CTNNB1* byly identifikovány u přibližně 3 % nádorů zahrnující nádory endometria, plic, kolorekta nebo hepatocelulární karcinomy [1]. Jako *POLE*-ultramutované nádory by měly být hodnoceny pouze nádory, které mají některou z definovaných „hot-spotových“ patogenních mutací (variant) v exonukleázové doméně genu *POLE* v exonu 9–14. Seznam těchto variant představuje aktuální situaci a může se s rozvojem vědeckých poznatků dále měnit [2, 3].

Gen *CTNNB1* kóduje protein  $\beta$ -katenin, který je součástí Wnt signální dráhy. U mnoha nádorů je Wnt signální dráha deregulovaná,  $\beta$ -katenin se akumuluje v cytoplazmě a přechází do jádra, kde funguje společně s Tcf/Lef jako transkripční faktor. V důsledku akumulace  $\beta$ -kateninu dochází k aktivaci mnoha dalších protoonkogenů např. c-myc nebo cyclin D1 [4].

Personalizovaná terapie může pro pacienty s různými druhy závažných nádorových onemocnění znamenat velkou naději na prodloužení a zkvalitnění života. Pro efektivní nastavení terapie je nutné rozlišit pacienty, kteří budou mít z léčby benefit, od pacientů, kde je daná terapie nevhodná. Vhodné prediktivní molekulární markery umožňují zvýšit celkovou efektivitu a snížit finanční náklady na terapii [5, 6].

Genetický screening založený na metodě NGS je vysoce citlivý, specifický a vhodný pro diagnostiku.

Základem NGS genotypizace je příprava vhodného dvouvláknového DNA konstruktů (tzv. sekvenační knihovny), který musí obsahovat:

- cílovou sekvenci pro účely genotypizace (úsek DNA)
- adaptérovou sekvenci pro nasedání sekvenačních primerů
- indexovou sekvenci, která je pro vzorek v daném běhu unikátní, sloužící ke ztotožnění získaných výsledků s odpovídajícím vzorkem DNA (pacientem) a umožňuje tak paralelní sekvenování více vzorků v jednom běhu
- sekvenci pro navázání DNA konstruktů na povrch flowcellly

## 5. PRINCIP STANOVENÍ

Souprava fastGEN POLE/CTNNB1 Cancer Kit slouží k přípravě vzorku na vyšetření mutačního statusu klinicky relevantních onkomarkerů *POLE* a *CTNNB1* pomocí NGS. Princip stanovení využívá krátkých amplikonů získaných pomocí jediné polymerázové řetězové reakce s tagovanými hybridními primery, kdy dochází k amplifikaci úseků o délce až 258 párů bází a následnému sekvenování o vysokém pokrytí. Použití krátkých amplikonů zvyšuje amplifikovatelnost DNA a diagnostickou výtěžnost. Master Mixy dodávané ve formátu k přímému použití umožňují úsporu celkového času na vyšetření a snížení rizika chyby.

**Příprava sekvenační knihovny pomocí soupravy fastGEN POLE/CTNNB1 Cancer Kit vyžaduje pouze přidání izolované DNA ke konkrétnímu Master Mixu a amplifikaci pomocí Real-Time PCR termocykleru.**

**K vyhodnocení sekvenačních dat je doporučen software GENOVESA, modul fastGEN, který je součástí komplexního řešení.**

VZOR

## 6. UPOZORNĚNÍ

- **Pouze pro profesionální použití, vyškolenými pracovníky v adekvátním laboratorním prostředí.**
- Komponenty soupravy fastGEN POLE/CTNNB1 Cancer Kit neobsahují infekční materiál.
- Se vzorky pro testování soupravou fastGEN POLE/CTNNB1 Cancer Kit je třeba zacházet jako s potenciálně infekčním materiálem a je nutno dodržovat standardní bezpečnostní opatření.
- Nepijte, nejzte a nekuřte v prostoru, kde se pracuje s biologickým materiálem.

## 7. TECHNICKÁ DOPORUČENÍ

- Před a po každém testu musí být pracovní prostředí dekontaminováno vhodnými prostředky odstraňujícími RNázy, DNázy i standardními dezinfekčními prostředky. Práce v nevhodném prostředí může vést ke kontaminaci komponent souprav.
- Master Mixy nealikvotujte ani opakovaně nerozmrazujte, vícenásobné rozmražení může negativně ovlivnit kvalitu testu.
- Jednotlivé komponenty soupravy rozmrazujte těsně před použitím. Minimalizujte dobu, kdy jsou reagenty při běžné laboratorní teplotě. Pracujte na ledu nebo za použití chladících stojánků.
- Před použitím reagenty promíchejte jemným vortexováním a krátkou centrifugací.
- Přípravu qPCR a post-amplifikační kroky provádějte v oddělených laboratorních prostorech.
- Zabraňte kontaminaci vzorků a reagentů. Z tohoto důvodu používejte pro každý vzorek a reagenty špičky na jedno použití.
- Nekombinujte reagenty ze souprav různých výrobních šarží.
- Likvidaci spotřebovaného a nepoužitého materiálu provádějte v souladu s platnou legislativou.

## 8. SLOŽENÍ SOUPRAVY

Souprava **fastGEN POLE/CTNNB1 Cancer Kit** je dodávána ve formátu k přímému použití a analýze 16 vzorků (Tabulka 2). Součástí soupravy jsou **specifické Master Mixy** obsahující všechny potřebné komponenty reakce a **sekvenační primery** pro geny *POLE* a *CTNNB1*.

Složení soupravy	Sekvence indexů	Objem v 1 zkumavce (μl)	Počet zkumavek	Forma dodání
POLE/CTNNB1 Master Mix i730	AGACGCGC	18	1	přímé použití
POLE/CTNNB1 Master Mix i731	CATGGACC	18	1	přímé použití
POLE/CTNNB1 Master Mix i741	CGTTGGTT	18	1	přímé použití
POLE/CTNNB1 Master Mix i743	GACCAGTT	18	1	přímé použití
POLE/CTNNB1 Master Mix i744	AAGTTCTT	18	1	přímé použití
POLE/CTNNB1 Master Mix i746	TCTCTATT	18	1	přímé použití
POLE/CTNNB1 Master Mix i747	CTACTGGT	18	1	přímé použití
POLE/CTNNB1 Master Mix i748	AATACGGT	18	1	přímé použití
POLE/CTNNB1 Master Mix i751	CCGGAAGT	18	1	přímé použití
POLE/CTNNB1 Master Mix i753	GCTTCTCT	18	1	přímé použití
POLE/CTNNB1 Master Mix i754	AGCGATCT	18	1	přímé použití
POLE/CTNNB1 Master Mix i757	GTACCTTG	18	1	přímé použití
POLE/CTNNB1 Master Mix i761	ATGGTTGG	18	1	přímé použití
POLE/CTNNB1 Master Mix i764	TTCTTGCG	18	1	přímé použití
POLE/CTNNB1 Master Mix i767	GAGCTACG	18	1	přímé použití
POLE/CTNNB1 Master Mix i768	GACTGCAG	18	1	přímé použití
R2SP POLE/CTNNB1 Cancer		47	1	k ředění
ISP POLE/CTNNB1 Cancer		47	1	k ředění

Tabulka 2: Složení soupravy fastGEN POLE/CTNNB1 Cancer Kit

## 9. DOPORUČENÝ MATERIÁL (NEDODÁVANÝ SE SOUPRAVOU)

### 9.1 Chemikálie

- Vyšetřovaný vzorek DNA
- Standardizovaný vzorek obsahující požadované varianty genů *POLE* a *CTNNB1* (vhodný jako **pozitivní kontrola**)
- Voda pro molekulární biologii (Nuclease Free Water, vhodná jako **negativní kontrola**)
- Illumina® sekvenační kit
- Qubit® dsDNA HS Assay Kit (Life Technologies)
- NaOH (p.a.)
- Tween 20
- Kit nebo magnetické částice pro purifikaci DNA poolu
- Komerčně dostupné roztoky pro dekontaminaci povrchů

### 9.2 Materiál

- Zkumavky 0,2 ml a zkumavky 1,5–2 ml vhodné pro práci s nukleovými kyselinami (RNase + DNase free, low binding nucleic acid tubes)
- PCR zkumavky/stripy/destičky dle použitého Real Time PCR termocykleru (vhodné pro práci s nukleovými kyselinami)
- Adhezivní PCR fólie
- Stojánky na zkumavky
- Chladicí bločky/lednice/mrazák/box s ledem pro vychlazení zkumavek
- Jednorázové utěrky na optická zařízení
- Jednorázové špičky s filtrem; tenká plastová Pasteurova pipeta
- Ochranné pomůcky (rukavice, oděv)

### 9.3 Přístroje

- Automatické pipety pro objemy 0,2–1 000 µl
- Real-Time-PCR termocykler
- Flowbox/PCR box
- Fluorimetr
- Vortex, combi-spin (centrifuga a vortex), centrifugy
- Sekvenátor Illumina®, Inc.

## 10. PŘÍPRAVA REAGENCIÍ

Připravte odpovídající počet zkumavek s Master Mixy potřebnými pro plánovaný test.

Nepoužívejte komponenty po uplynutí doby expirace vyznačené na obalu.

Reagencie jsou dodávány ve formě k přímému použití nebo k ředění.

### 10.1 fastGEN POLE/CTNNB1 Cancer Kit: Master Mix

Pro genotypizaci genů *POLE* a *CTNNB1* nechte před přípravou reakce rozmrazit adekvátní počet zkumavek POLE/CTNNB1 Master Mix a uchovejte v chladu do doby těsně před použitím.

### 10.2 Sekvenační primery

Před denaturací sekvenační knihovny nechte rozmrazit a uchovejte v chladu do doby těsně před použitím:

- 1 zkumavku: R2SP POLE/CTNNB1 Cancer
- 1 zkumavku: ISP POLE/CTNNB1 Cancer

VZOR

## 11. PŘÍPRAVA VZORKŮ

Pracujte ve vhodném PCR boxu.

- Vstupním materiálem pro přípravu sekvenační knihovny je izolovaná DNA.
- Stanovte vhodné ředění na základě koncentrace vstupní DNA viz Tabulka 3.
- Příliš koncentrovaná DNA může vést k inhibičním jevům PCR a nesprávným výsledkům. Vzorky o velmi nízké koncentraci DNA neředěte a zahrňte je do analýzy v duplikátu (pipetujte 5  $\mu$ l DNA do zkumavek se dvěma různými POLE/CTNNB1 Master Mixy).
- Do jedné reakce pipetujte vždy **5  $\mu$ l DNA** vzorku připraveného viz Tabulka 3.
- Vzorek naředěný na vhodnou koncentraci je **připraven k analýze**. Pokračujte dle kapitoly 12. Postup stanovení.

	Koncentrace Qubit HS	Ředění	Postup ředění
A	>20 ng/ $\mu$ l	5 x	1 $\mu$ l DNA + 4 $\mu$ l H <sub>2</sub> O
B	1–20 ng/ $\mu$ l	bez ředění	5 $\mu$ l DNA
C	<1 ng/ $\mu$ l	bez ředění	5 $\mu$ l DNA v duplikátu

Tabulka 3: Stanovení vhodného ředění DNA do PCR reakce

### Doporučení:


Do každého běhu testování pomocí fastGEN POLE/CTNNB1 Cancer Kitu je doporučeno přidávat **pozitivní kontrolu** (PC; standardizovaný vzorek obsahující požadované varianty vyšetřovaných genů, není dodáván se soupravou) a **negativní kontrolu** (NC) pro zhodnocení správné přípravy reakcí a vyloučení kontaminace. Při nedodržení tohoto doporučení nelze vyloučit falešně pozitivní či negativní výsledky. PC připravte obdobným ředěním jako vyšetřované vzorky DNA.

**S pozitivní kontrolou manipulujte s opatrností, nikdy neotevírejte během přípravy testu a pipetuje jako poslední součást reakce.** Při nevhodné manipulaci může dojít ke kontaminaci testu a falešně pozitivním výsledkům. Při podezření na kontaminaci test opakujte.

## 12. POSTUP STANOVENÍ

Technologie NGS umožňuje sekvenovat všechny požadované úseky DNA se sekvenačním pokrytím v řádu tisíců čtení pro každý vzorek. Metoda je proto vysoce citlivá a dokáže odhalit somatickou mutaci ve frekvenci od 5 %.

Souprava je navržena tak, aby bylo možné zpracovat až 16 vzorků pro genotypizaci genů *POLE* a *CTNNB1* v jednom sekvenačním běhu.

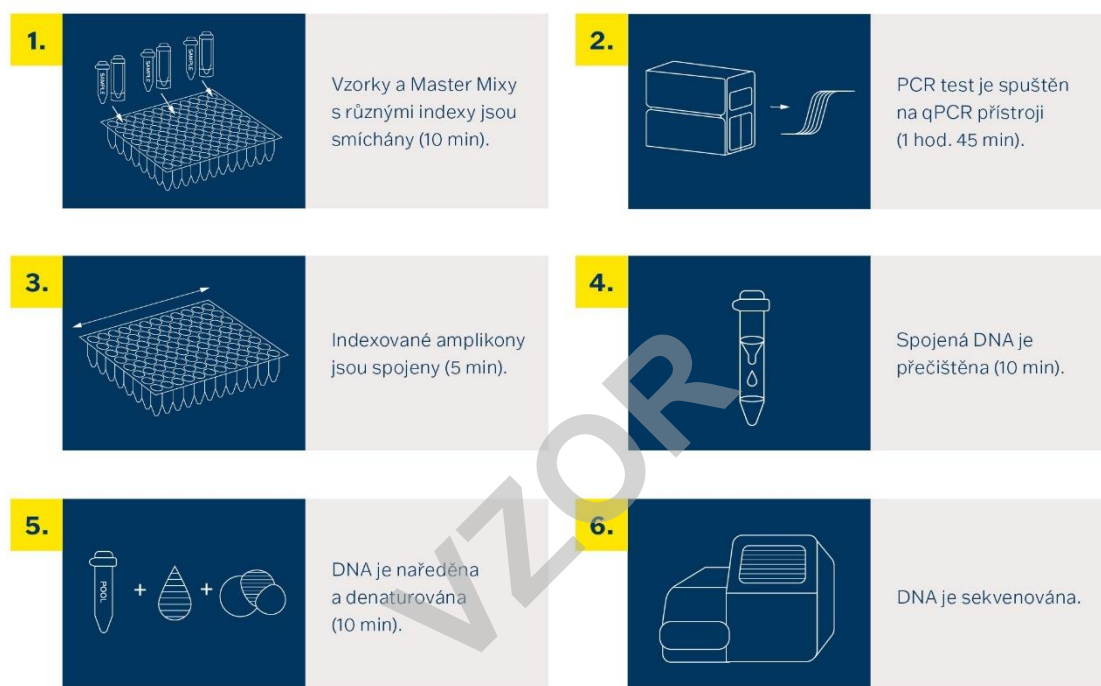

Obrázek 1: Schéma postupu genotypizace pomocí soupravy fastGEN

## 12.1 Příprava DNA knihovny

### 12.1.1 Příprava vyšetřované DNA

Pracujte ve vhodném PCR boxu.

- Vzorky si připravte podle svého pracovního rozpisu.
- DNA vzorky krátce vortexujte a centrifugujte.
- Do PCR destičky anebo stripu pipetujte **5 µl vzorku DNA** o vhodné koncentraci (viz kapitola 11.).

#### Doporučení:

- Zahrňte mezi skupinu vyšetřovaných vzorků také pozitivní (PC) a negativní (NC) kontrolu.
- Pipetujte **5 µl DNA pozitivní kontroly** o vhodné koncentraci (viz kapitola 11.).
- Pipetujte **5 µl vody pro molekulární biologii** jako negativní kontrolu.

### 12.1.2 Příprava Master Mixů

Pracujte ve vhodném PCR boxu v pre-PCR místnosti.

- Označte si PCR desku nebo stripy.
- Po rozmražení Master Mixy krátce vortexujte a centrifugujte.
- Ke každému vzorku nebo kontrole přidejte **15 µl Master Mixu**.
- Celkový objem PCR reakce je **20 µl**.
- V jedné pozici můžete použít jenom **jeden** druh Master Mixu.
- Maximální možný počet souběžně vyšetřovaných vzorků včetně kontrol je 16.
- Jednotlivé Master Mixy otvírejte postupně a vždy těsně před přidáním do reakce, poté ihned uzavřete. Zabraňte současnému otevírání více Master Mixů, aby nedošlo k vzájemné kontaminaci.
- Zalepte PCR desku lepící fólií nebo uzavřete mikrozkušavky, vortexujte, krátce centrifugujte (15 s, 280x g).

### 12.1.3 qPCR

Na Real-Time PCR termocykleru nastavte amplifikační program viz Tabulka 4.

Detekce signálu probíhá v **amplifikačním cyklu\***, v kanálu **FAM/SYBR/Green channel**.

Krok	Čas	Teplota	
<b>Denaturace</b>	2 min	95 °C	
<b>Amplifikační cyklus</b>	15 s	95 °C	40 cycles
	30 s	62 °C	
	30 s	72 °C*	
<b>Finální elongace</b>	5 min	72 °C	
<b>Melting †</b>		60 °C → 95 °C	
<b>Chlazení</b>	∞	4 °C	

Tabulka 4: Program qPCR amplifikace († volitelný krok).

- Zadejte identifikaci vzorků do ovládacího programu Real-Time PCR termocykleru.
- Spusťte nastavený amplifikační program se vzorky.
- Exportujte qPCR data a proveďte kontrolu amplifikace. Hodnoty Ct uložte pro případnou kontrolu.
- Produkty PCR uchovejte pro další použití při 4 °C. Pro dlouhodobé skladování je uchovejte při -20 °C.

## 12.2 Spojení ampliconů v DNA pool, purifikace a kvantifikace

Celý proces přípravy knihovny provádějte v post-PCR místnosti ve vhodném boxu a **po celou dobu, vyjma denaturace, udržujte amplicony a DNA pool na ledu.**

### 12.2.1 Spojení ampliconů v DNA pool

- Po ukončení qPCR amplifikace zkumavky s amplicony krátce zcentrifugujte.
- Pro vytvoření knihovny pro genotypizaci genů *POLE* a *CTNNB1*:
  - Smíchejte jednotlivé amplicony všech vzorků do jednoho DNA poolu ve stejném poměru.
 

Příklad: Při počtu 16 vzorků smíchejte jednotlivé amplicony v množství 3  $\mu$ l PCR produktu z každé reakce. Takto získáte DNA pool v objemu 48  $\mu$ l.
  - Finální objem DNA poolu stanovte dle používaného kitu pro purifikaci DNA poolu.
 

Doporučení: V případě, že vzorek vykazuje hodnotu Ct > 31 přidejte dvojnásobek, ev. pro Ct > 34 trojnásobek objemu ampliconu do DNA poolu. V případě, že vzorek vykazuje hodnotu Ct > 36, do DNA poolu ho nepřidávejte a vyřaďte jej ze sekvenace.
- Pro purifikaci přeneste DNA pool do nové 1,5 ml zkumavky.
- Původní PCR destičku/stripy s amplicony uchovejte zmražené pro případné opakování purifikace DNA poolu.

### 12.2.2 Purifikace DNA poolu

- Pro purifikaci DNA poolu postupujte dle návodu výrobce purifikačního kitu.
- Purifikovaný DNA pool uchovejte dle pokynů výrobce purifikačního kitu.

### 12.2.3 Kvantifikace DNA poolu

- Fluorimetricky stanovte koncentraci DNA poolu po jeho přečištění.
- Doporučená koncentrace DNA poolu je cca 40–80 ng/ $\mu$ l; nejnižší akceptovatelná koncentrace je 10 ng/ $\mu$ l.
- Z naměřené hmotnostní koncentrace vypočítejte molaritu DNA poolu podle vzorce:

$$c[nM] = \frac{\rho_i \left[ \frac{ng}{\mu l} \right] \times 10^6}{(660 \times 258)}$$

- $\rho_i$  je hmotnostní koncentrace DNA
- **258 je orientační průměrná velikost molekuly DNA po indexaci v [bp]**
- 660 g/mol je průměrná molární hmotnost jedné báze (1bp)

## 12.3 Příprava na sekvenaci

### 12.3.1 Příprava sekvenátoru

Před použitím sekvenátoru, nejlépe v době, kdy probíhá qPCR, sekvenátor promyjte (tzv. “maintenance wash”) a rozmrazte sekvenační kazetu. Provedte “power cycling” sekvenátoru.

### 12.3.2 Příprava sekvenačních primerů

Sekvenační knihovna připravená pomocí fastGEN POLE/CTNNB1 Cancer Kit je vhodná k použití na všech sekvenátorech značky Illumina®. Naředte custom sekvenační primery R2SP a ISP pufrem HT1 nebo Illumina® sekvenačními primery dle používaného sekvenátoru, zvortexujte a krátce zcentrifugujte. V případě míchání fastGEN knihoven s jinými knihovnami vyžadujícími Illumina sekvenační primery, použijte k ředění místo HT1 pufru příslušný Illumina sekvenační primer. **Pro Read 1 použijte Illumina® sekvenační primery.** Uveďte použití custom pozic v SampleSheetu.

### 12.3.3 Ředění a denaturace DNA poolu

Naředte purifikovaný DNA pool na požadovanou koncentraci dle doporučení Illumina® a dle používaného sekvenátoru.

Provedte denuraci vhodně naředěného DNA poolu NaOH. Vždy je nutné připravit čerstvý roztok NaOH. Zředte denaturovaný DNA pool vychlazeným pufrem HT1 z lednice na finální koncentraci. Před aplikací uchovejte DNA pool v lednici.

### 12.3.4 Příprava sekvenační kazety, spuštění sekvenačního programu

Zkontrolujte, že sekvenační kazeta je dokonale rozmražená, a zamíchejte její obsah převrácením (3x). Připravte flowcellu podle pokynů výrobce a spusťte sekvenační program (software od Illumina®). Postupujte podle pokynů výrobce přístroje.

Na jeden vzorek je potřeba **70 000 paired-end readů**. Při nastavování runu uveďte délku čtení 151 (paired-end read) a velikost indexu 8 bp.

### 12.3.5 Doporučení pro sekvenátor MiSeq

Koncentrace ředěného DNA poolu musí být v rozsahu 1,6 nM–2,4 nM. Denaturujte 5 µl DNA poolu s 5 µl čerstvě připraveným 0,2 M NaOH po dobu 5 min při pokojové teplotě. Zředte denaturovaný DNA pool vychlazeným pufrem HT1 na finální koncentraci 10 pM (např. 10 µl DNA

pool + 990 µl HT1). Ředění je možné upravit tak, aby bylo dosahováno optimálních hodnot sekvenační hustoty.

#### **Příprava sekvenačních primerů:**

- Čistou pasturovou pipetou vyjměte Illumina sekvenační primery pro Read 1 z pozice 12 do čisté zkumavky
- Index sekvenační primery (ISP): 10,5 µl ISP POLE/CTNNB1 Cancer + 589,5 µl HT1
- Read2 sekvenační primery (R2SP): 10,5 µl R2SP POLE/CTNNB1 Cancer + 589,5 µl HT1

Pipetujte 600 µl naředěné 10 pM DNA knihovny a naředěných sekvenačních primerů do sekvenační kazety do pozic 17–20:

pozice 17: DNA knihovna v HT1

pozice 18: Illumina® sekvenační primery pro Read 1 odebrané z pozice 12

pozice 19: naředěný ISP v HT1

pozice 20: naředěný R2SP v HT1

#### **12.3.6 Doporučení pro sekvenátor MiniSeq**

Koncentrace ředěného DNA poolu musí být v rozsahu 0,8 nM–1,2 nM. Denaturujte 5 µl DNA poolu s 5 µl čerstvě připraveným 0,2 M NaOH po dobu 5 min při pokojové teplotě. Přidejte 5 µl 200 mM Tris-HCl. Zředte denaturovaný DNA pool 985 µl vychlazeného pufru HT1 na koncentraci 5 pM. Následně naředte 5 pM DNA pool vychlazeným HT1 na finální koncentraci 1,4 pM (např. 150 µl DNA 5 pM pool + 385 µl HT1) nebo 1,6 pM (např. 170 µl DNA 5 pM pool + 361 µl HT1). Ředění je možné upravit tak, aby bylo dosahováno optimálních hodnot sekvenační hustoty.

#### **Příprava sekvenačních primerů:**

- Vyjměte Illumina® sekvenační primery pro Read 1 z pozice 24 do čisté zkumavky
- Index sekvenační primery (ISP): 8,6 µl ISP POLE/CTNNB1 Cancer + 811,4 µl HT1 nebo Illumina® sekvenačních primerů (pozice 28)
- Read2 sekvenační primery (R2SP): 6,4 µl R2SP POLE/CTNNB1 Cancer + 603,6 µl HT1 nebo Illumina® sekvenačních primerů (pozice 25)

Pipetujte 500 µl naředěné 1,4 pM nebo 1,6 pM DNA knihovny a všechny naředěné sekvenační primery do sekvenační kazety do pozic 13–16:

pozice 16: DNA knihovna v HT1

pozice 15: Illumina® sekvenační primery pro Read 1 odebrané z pozice 24

pozice 13: naředěný ISP

pozice 14: naředěný R2SP

### 12.3.7 Doporučení pro sekvenátor NextSeq 500/550

Koncentrace ředěného DNA poolu musí být v rozsahu 3,6 nM–4,4 nM. Přidejte fastGEN DNA pool ke zředěnému poolu další sekvenační knihovny. Denaturujte 5 µl celkového DNA poolu s 5 µl čerstvě připraveného 0,2 M NaOH po dobu 5 min při pokojové teplotě. Přidejte 5 µl 200 mM Tris-HCl. Zřeďte denaturovaný DNA pool 985 µl vychlazeného pufru HT1 na koncentraci 20 pM. Následně naředte 20 pM DNA pool vychlazeným HT1 na finální koncentraci 1,5 pM (např. 100 µl 20 pM DNA pool + 1 233 µl HT1) pro Mid Output nebo 1,8 pM (např. 120 µl 20 pM DNA pool + 1 213 µl HT1) pro High Output. Ředění je možné upravit tak, aby bylo dosahováno optimálních hodnot sekvenační hustoty.

#### Příprava sekvenačních primerů (Mid Output):

- Vyjměte Illumina® sekvenační primery pro Read 1 z pozice 20 do čisté zkumavky
- Index sekvenační primery (ISP): 21 µl ISP POLE/CTNNB1 Cancer + 1 979 µl Illumina® sekvenačních primerů (pozice 22)
- Read2 sekvenační primery (R2SP): 16 µl R2SP POLE/CTNNB1 Cancer + 1 484 µl Illumina® sekvenačních primerů (pozice 21)

#### Příprava sekvenačních primerů (High Output):

- Vyjměte Illumina® sekvenační primery pro Read 1 z pozice 20 do čisté zkumavky
- Index sekvenační primery (ISP): 21 µl ISP POLE/CTNNB1 Cancer + 1 979 µl Illumina® sekvenačních primerů (pozice 22)
- Read2 sekvenační primery (R2SP): 21 µl R2SP POLE/CTNNB1 Cancer + 1 979 µl Illumina® sekvenačních primerů (pozice 21)

Pipetujte 1 300 µl naředěné 1,5 pM nebo 1,8 pM DNA knihovny a všechny naředěné sekvenační primery do sekvenační kazety do pozic 7–10:

pozice 10: DNA knihovna v HT1

pozice 7: Illumina® sekvenační primery pro Read 1 odebrané z pozice 20

pozice 9: naředěný ISP

pozice 8: naředěný R2SP

### 12.3.8 Doporučení pro sekvenátor NovaSeq, reagent kit v1.5 SP, S1, S2, S4

Koncentrace ředěného DNA poolu musí být v rozsahu 1 nM–2 nM. Přidejte fastGEN DNA pool ke zředěnému poolu další sekvenační knihovny. Typicky fastGEN knihovna vyžaduje 0,2–1 % sekvenační kapacity kitu NovaSEQ SP. Ředění a podíl je možné upravit tak, aby bylo dosahováno optimálních hodnot sekvenační hustoty a počtu čtení na vzorek. Denaturujte celkový DNA pool

(SP/S1 100 µl; S2 150 µl; S4 310 µl) pomocí čerstvě připraveného 0,2 M NaOH (SP/S1 25 µl; S2 37 µl; S4 77 µl) po dobu 8 min při pokojové teplotě. Přidejte 400 mM Tris-HCl (SP/S1 25 µl; S2 38 µl; S4 78 µl).

**Příprava sekvenačních primerů** (pro dostatečné množství sekvenačních primerů pro S4 NovaSeq je nutno dokoupit fastGEN POLE/CTNNB1 Extra Sequencing Primers, RDNSP0010A):

- Vyjměte Illumina® sekvenační primery pro Read 1 z pozice 24 do čisté zkumavky
- Index sekvenační primery (ISP, pro SP, S1, S2): 37 µl ISP POLE/CTNNB1 Cancer + 3 463 µl Illumina® sekvenačních primerů (pozice 23)
- Index sekvenační primery (ISP, pro S4 Novaseq): 52,5 µl ISP POLE/CTNNB1 Cancer + 4 947,5 µl Illumina® sekvenačních primerů (pozice 23)
- Read2 sekvenační primery (R2SP, pro SP, S1, S2): 21 µl R2SP POLE/CTNNB1 Cancer + 1 979 µl Illumina® sekvenačních primerů (pozice 13)
- Read2 sekvenační primery (R2SP, pro S4 Novaseq): 37 µl R2SP POLE/CTNNB1 Cancer + 3 463 µl Illumina® sekvenačních primerů (pozice 13)

Pipetujte 150 µl (SP, S1), 225 µl (S2), 465 µl (S4) naředěné, denaturované a neutralizované knihovny a naředěné sekvenační primery do sekvenační kazety do pozic 5–8:

pozice 8: DNA knihovna v HT1

pozice 5: Illumina® sekvenační primery pro Read 1 odebrané z pozice 24 (2 000 µl – SP, S1, S2; 3 500 µl S4)

pozice 7: naředěný ISP

pozice 6: naředěný R2SP

Poznámka: V případě, že DNA pool přidáváte k jiné knihovně, kontaktujte aplikační podporu.

## 13. VYHODNOCENÍ

Pro vyhodnocení sekvenačních dat použijte software GENOVESA, modul fastGEN, který je dostupný online na adrese [www.biovendor.com](http://www.biovendor.com).

### GENOVESA modul fastGEN

Jedná se o cloudové all-in-one řešení pro analýzu hrubých dat sekvenátorů (FASTQ files) s technickou a aplikační podporou v češtině.

Software umožňuje:

- pokročilou kontrolu kvality sekvenačních dat
- automatické upozornění na regiony s nízkým pokrytím
- jednoduchou filtraci relevantních variant
- měsíční update anotačních databází
- možnost customizace
- ukládat patientská data a varianty do interní databáze
- report na jedno kliknutí

### 13.1 Genotypizace *POLE* a *CTNNB1*

Výsledek genotypizace genů *POLE* a *CTNNB1* je považovaný za pozitivní (detekovaná mutace), pokud byla detekována varianta genu *POLE* a/nebo *CTNNB1* s frekvencí  $\geq 5$  %.

V případě pozitivního nálezu mutace v genu *POLE* a/nebo *CTNNB1* v rozsahu frekvence 1–5 % doporučujeme vyšetření zopakovat nebo verifikovat jinou metodou.

Výsledek genotypizace pro vzorky **s velmi nízkou koncentrací DNA** je považován za validní, pokud se výsledek detekce varianty genu shoduje pro oba replikáty s odlišnými Master Mixy.

### 13.2 Negativní výsledek

Pokud nejsou dané varianty detekovány, nebo nedosahuje jejich četnost předepsané frekvence, výsledek genotypizace je negativní (bez mutace).

### 13.3 Interpretace PC a NC

Zahrnutí pozitivní a negativní kontroly pro každý běh testu (skupinu vzorků měřenou současně) je doporučeno pro kontrolu správného provedení přípravy DNA knihovny a vyloučení technických problémů.

**13.3.1 Pozitivní kontrola musí splňovat následující kritéria:**

- V qPCR amplifikačním kroku přípravy knihovny je detekována s hodnotou minimálně o 3 Ct nižší než NC ( $Ct_{PC} + 3 \leq Ct_{NC}$ ).
- Po vyhodnocení sekvenačních dat vykazuje přítomnost daných variant genů *POLE* a *CTNNB1* v předepsaných frekvencích.

**13.3.2 Negativní kontrola musí splňovat následující kritéria:**

- V qPCR amplifikačním kroku přípravy knihovny není detekována nebo má Ct hodnotu minimálně o 3 Ct vyšší než poslední vzorek/PC. Pokud je rozdíl mezi PC a NC menší než 3 Ct, zařaďte vzorek NC rovněž do DNA poolu k sekvenaci.

Pokud PC a NC nespĺňuje jeden z parametrů, test neproběhl zcela správně a je nezbytné individuálně zhodnotit dopad na interpretaci dat. Můžete kontaktovat aplikační podporu [www.biovendor.com](http://www.biovendor.com).

Více informací v kapitole 16. Často kladené dotazy.

VZOR

## 14. LIMITACE SOUPRAVY

- Souprava fastGEN POLE/CTNNB1 Cancer Kit je validována na DNA z nádorové tkáně fixované v FFPE bločcích.
- Výsledek genotypizace je ovlivněn kvalitou vzorku. Správný postup odběru, transportu, izolace DNA a skladování vzorků je pro vyšetření důležitý.
- Výsledky genotypizace by měly být hodnoceny odborným pracovníkem ve zdravotnictví.
- Souprava fastGEN POLE/CTNNB1 Cancer Kit je navržena pro rychlou přípravu sekvenční knihovny potřebné pro genotypizaci genů *POLE* a *CTNNB1* technologií NGS. Sekvenční varianty jiných genů než genů *POLE* a *CTNNB1*, nejsou kitem fastGEN POLE/CTNNB1 Cancer Kit zjistitelné.
- Negativní výsledek nevylučuje mutace pod limitem detekce metody.
- Vzácné sekvenční varianty v oblasti primerů mohou ovlivnit funkčnost jednotlivých fastGEN primerů a mohou vést ke snížení efektivity amplifikace daného amplikonu.

Při provedení testu by měly být dodrženy všechny instrukce uvedené v tomto dokumentu. Jejich nedodržení může ovlivnit kvalitu a spolehlivost výsledků.

## 15. CHARAKTERISTIKA SOUPRAVY

Vyhodnocením dat v rámci analytické charakteristiky soupravy fastGEN POLE/CTNNB1 Cancer Kit firmy BioVendor – Laboratorní medicína s.r.o. byly stanoveny parametry analytické senzitivity a specifity. Pro soupravu byl stanoven limit detekce metody a ověřena křížová reaktivita primerů (*in silico*). Byla testována opakovatelnost a robustnost metody na sérii totožných vzorků ve dvou nezávislých experimentech s definovanou změnou podmínek. Diagnostická přesnost (senzitivita a specifita) testu byla stanovena na základě analýzy klinických vzorků se známým mutačním statutem. Výsledky stanovení genotypů genů *POLE* a *CTNNB1* byly ve všech typech vzorků správné ve všech případech včetně opakování (senzitivita a specifita 100 %).

## 16. ČASTO KLADENÉ DOTAZY

### 1. Kolik vzorků lze sekvenovat současně v 1 běhu?

Na jeden vzorek je potřeba 70 000 paired-end readů. MiSeq Reagent kit v2 Nano, který má 2 mil pair end readů, je při sekvenaci 16 vzorků zaplněn z 56 %.

### 2. Lze použít i jiný nástroj na analýzu dat?

Ano, na sekundární analýzu dat je možné použít např. Local Run Manager nebo BaseSpace Sequencing Hub.

### 3. Jaký typ sekvenátoru je vhodný pro analýzu vzorků připravených kity fastGEN?

Pro sekvenování knihoven připravených pomocí souprav fastGEN jsou vhodné sekvenátory značky Illumina®.

### 4. Lze kombinovat soupravy na genotypizaci?

Ano, je možné vzájemně kombinovat všechny soupravy z řady fastGEN. V případě, že DNA pool přidáváte k jiné knihovně, kontaktujte aplikační podporu.

### 5. Jak přistoupit k hodnocení výsledků v případě, že PC a NC nesplňují daná kritéria?

Příčiny nestandardních výsledků PC a NC mohou být různé. Doporučujeme ověřit kvalitu a správný typ použité PC (musí obsahovat mutace v cílových genech a jejich variantách), dále ověřte nastavení technického vybavení, ověřte, zda nedošlo k manuální chybě při přípravě knihovny či kontaminaci materiálu. NC by při sekvenaci neměla vykazovat ready v oblastech zájmu obsažených v kitu. V případě nejasností se obraťte na zákaznickou podporu.

### 6. Co dělat v případě spotřebování veškerého objemu sekvenačních primerů?

Je možné zakoupit související produkt fastGEN POLE/CTNNB1 Extra Sequencing Primers RDNSP0010A.

## 17. REFERENCE

Pro více referencí k tomuto produktu navštivte naše webové stránky [www.biovendor.com](http://www.biovendor.com).

- [1] AACR Project GENIE Consortium 2017. AACR Project GENIE: Powering Precision Medicine through an International Consortium. *Cancer discovery*, 7(8), 818–831. <https://doi.org/10.1158/2159-8290.CD-17-0151>
- [2] Rayner E, van Gool IC, Palles C, et al. 2016. A panoply of errors: polymerase proofreading domain mutations in cancer. *Nat Rev Cancer* 16: 71–81.
- [3] Dundr P, Cibula D, Doležel M, Fabián P, Fínek J, Jirásek T, Matěj R, Petruželka L, Rob L, Ryška A, Švajdler M, Weinberger V, Zikán M. 2021 Molecular testing in endometrial carcinoma - joint recommendation of Czech Oncological Society, Oncogynecological Section of the Czech Gynecological and Obstetrical Society, Society of Radiation Oncology, Biology and Physics, and the Society of Czech Pathologists. *Ceska Gynekol* 86(4):264–272.
- [4] Gao C., Wang Y., Broaddus R., Sun L., Xue F., Zhang W. 2018 Exon 3 mutations of CTNNB1 drive tumorigenesis: a review. *Oncotarget*. 9: 5492-5508. <https://doi.org/10.18632/oncotarget.23695>
- [5] Parkin DM, Bray F, Ferlay J, Pisani P. 2005. Global cancer statistics 2002, *CA Cancer J Clin* 55, 74-108.
- [6] Center MM, Jemal A, Smith RA, Ward E. 2009. Worldwide Variations in Colorectal Cancer. *CA Cancer J Clin* 59, 366-378.

## 18. VYSVĚTLIVKY K SYMBOLŮM

	Katalogové číslo
	Šarže
	Použit do data
	Horní mez teploty
	Výrobce
 <p data-bbox="256 1066 464 1088">www.biovendor.com</p>	Čtěte elektronický návod k použití
	Obsah postačuje pro 16 testů

VZOR



**BioVendor – Laboratorní medicína s.r.o.**

Karásek 1767/1, 621 00 Brno, Česká republika

+420 549 124 185

[info@biovendor.com](mailto:info@biovendor.com)

[sales@biovendor.com](mailto:sales@biovendor.com)

[www.biovendor.com](http://www.biovendor.com)

